

Kurz-Bedienungsanleitung ULTRA X 052

Netzstecker in eine Steckdose (230 V) stecken.
 Gerät mit on/ off - Schalter einschalten, Anzeige kurz
 Leuchtdiode leuchtet, "Beep" ertönt kurz, Lüfter läuft.



Anzeige im Display:




oder:



z. B. 10 Min.

bzw. zuletzt eingestellte
 Zeit 1. Heizstufe.

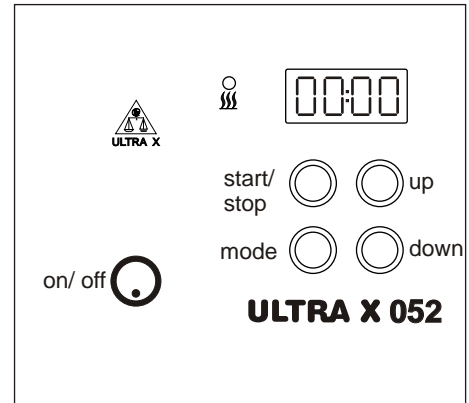

Einstellen Heizstufe 1 Zeit (1H)

mode drücken,



"start/ stop" drücken, erste Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Zehner-Min. einstellen, z. B. 1.
 erneut "start/ stop" drücken zweite Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Einer-Min. einstellen, z. B. 2



eingestellt




12 Minuten

"start/ stop" drücken und "up"



Einstellen Heizstufe 1 Leistung (Power) (1P)

"start/ stop" drücken, erste Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Zehner-%. einstellen, z. B. 5.
 erneut "start/ stop" drücken zweite Stelle blinkt,
 mit "up" oder "down" Einer-%. einstellen, z. B. 0
 00 % = 100% Leistung

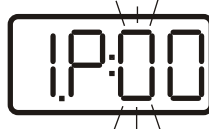

50 %

"start/ stop" drücken und "up"

Einstellen von Heizstufe 2 Zeit (2H) und Leistung (2P)
 wie bei Heizstufe 1 vorgehen.

Anzeige:



und



"start/ stop" drücken und "up"

Einstellen "Beep" ein



= Beep ein



= Beep aus

mit "up" oder "down"

"mode" drücken, eingestellte Heizzeit 1 wird angezeigt.

"start/ stop" drücken, die erste Heizstufe läuft, die Leuchtdiode leuchtet, die verbleibende Zeit wird im Display
 angezeigt. Ist die Zeit der ersten Heizstufe abgelaufen, schaltet sich automatisch die zweite Heizstufe ein. Ist die
 gesamte Zeit abgelaufen schaltet der Strahler ab, die Leuchtdiode blinkt und das Signal ertönt (wenn
 eingeschaltet).

"start/ stop" drücken, Leuchtdiode und Signal werden abgeschaltet, eingestellte Zeit erscheint im Display.

Der Lüfter läuft solange der Hauptschalter eingeschaltet ist.

100 % Leistung = ca. 600 °C (= 00 % 1.P/ 2.P)
 70 % Leistung = ca. 550 °C