

## Kalibrieranleitung

| ANZEIGE im DISPLAY |   |
|--------------------|---|
| CAL                | jetzt die „ <b>change</b> “ Taste drücken, nach ein paar Sekunden erscheint das geforderte Kalibriergewicht im Display.<br><br>Kalibriergewicht auf die Mitte der Waagschale stellen,<br><br>Anzeige verschwindet<br><br>nach ein paar Sekunden erscheint --- 200,000 g |

Sollte das Gerät **ungewöhnliche Reaktionen** zeigen, z.B. Strahler läßt sich nicht regeln, prüfen Sie bitte folgendes:

Gerät aus- und einschalten, das Display sollte den Gerätetyp zeigen, z.B. 2011. Zeigt das Display nur 20\_1, dann liegt ein „Gedächtnisverlust“ vor.

Fehlerbehebung:

- 1) Leistungsregler mit dem Strich nach rechts stellen
- 2) Tasten SET, SHOW und CHANGE gleichzeitig drücken bis ein Piep ertönt
- 3) Mit TARA Taste den richtigen Gerätetyp einstellen
- 4) Mit Taste SET diesen Modus verlassen
- 5) Geräteparameter mit Tasten TARA und Change neu einstellen.

**Sollten diese Maßnahmen keinen Erfolg zeigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.**